

## 樱花组织脱水机（VIP6）操作规程

编号：IBMC/SOP01-2021006

版本号：第一版

编制人：刘春

批准人：

批准日期：

**【目的】**用于生物样本的脱水操作。

**【适用范围】**本操作规程适用于仪器管理员和接受过专门培训的仪器使用者。

**【操作规程】**

1 樱花组织脱水机（VIP6）的组成：脱水机主机、附件。

1.1 附件和耗材组成：标本筐、托盘、吸引管。

2 操作方法

2.1 加载标本进行脱水操作：

2.1.1 按**【用户登录】**，输入密码**【100000】**按确认。

2.1.2 使用提手将正确装入标本的标本筐放入处理槽，盖好盖子，锁好手柄。

2.1.3 从主菜单按**【检体处理开始】**→选择程序/确认结束时间，按右下角**【开始】**。

2.1.4 再次确认程序内容正确无误，按**【开始】**后程序被正式启动。

特殊情况下启动程序后需要添加组织的操作：等第一缸完全吸入，泵入动作停止后，按**【临时停止】**键后，锁自动打开，放入标本，再按**【继续】**程序将继续运转，请注意处理时间，延时中可添加，第一槽开始计时后建议不要再添加。

2.2 处理完成后取出标本操作：

结束后，屏幕显示提示程序结束的对话框，此时组织浸泡石蜡里面。

2.2.1 按**【退出】**对话框消失，按**【排液】**排空处理槽后，打开盖子取出标本筐。

2.2.2 仪器提示是否取出了组织，当组织全部取出后再按**【取出】**，然后画面自动切换到清洗画面。当组织筐里的组织全部取出后，把组织筐放回处理槽，按**【开始清洗】**开始清洗程序。

2.2.3 清洗结束后屏幕会自动返回到主界面待机，可再次使用。