

开机：

1. 检查 Attune® NxT 声波聚焦流式细胞仪溶液桶的状态。
2. 打开 Attune® NxT 声波聚焦流式细胞仪的自动进样器，等待 10s。
3. 打开 Attune® NxT 声波聚焦流式细胞仪的主机和计算机的电源，无先后顺序。
4. 登录 Windows® 并启动 Attune® NxT 软件。

Windows 用户名：INSTR-ADMIN；密码：INSTR-ADMIN

软件用户名：admin；密码：password（或由装机工程师设定）

Note：开机顺序：自动进样器（等待 10s）——主机和计算机（无先后顺序）——软件

启动：

5. 在 Instrument 里选择 Startup，启动仪器。（启动仪器前需将自动进样器中的板子取出，将进样针上的管子取下）
6. 新建实验，按照需求设置仪器。

关机：

7. 准备 3 ml 10%的 Bleach（或者是 3 ml 有效氯终浓度为 0.525%的次氯酸钠）。
8. 在 Instrument 里选择 Shutdown。直接点击 shutdown 默认标准。也可以从下拉菜单里选择快速 (Quick)、标准 (Standard) 或完全 (thorough)。打开关机对话框，逐步操作。
9. 按照提示，将 Bleach 置于进样口 (SIP)，上样。如果自动进样器已连接至主机，则放入一块干净的 96 孔板（前三个孔是干净的即可）。
10. 开始关机操作后，即可关闭软件及电脑。关机操作结束后关闭系统电源（可以第二天操作）。

Note：每天必须至少执行一次关机操作。

