

## 【注意】

各位用户，上样前 5min 内请务必过筛，并观察有无异物，肿瘤组织等容易结团或粘性大的样本，记录样本速率请控制在 2000 evt/s 以下。因未按规定操作导致的仪器故障将停止用户权限 1-2 周，考核后重新获得权限。

【注意】上样前请务必确认仪器状态及管路清洁，若发现异常请立即停止实验并及时联系管理员。若后期调研后发现仪器故障是因未及时上报导致的，将判定实验者和上一实验者均有责任。

【注意】若实验过程中仪器有异常，请参考常见问题判断及解决方案处理方案，若无法解决请立即停止操作并上报管理员。非工作时间仪器异常且常见问题解决方案无法解决的请预约其他仪器或者保存样本等仪器修复后继续实验。

【注意】自动化仪器中软硬件连接异常是常见情况，重启是灵丹妙药，一遍不行可再来 2 遍!!!

仪器会定期进行质控，需要额外质控或者质控文件的用户需在预约使用仪器之前提前联系管理员进行有偿的额外质控服务